

Date d'édition : 18.05.2026



Ref : EWTGUET910

**ET 910 Système d'exercices en génie frigorifique, unité de base (Réf. 061.91000)**

**Contient le groupe frigorifique, la chambre de refroidissement et le chauffage de dégivrage**

Il est possible de réaliser des expérimentations pratiques pour le fonctionnement d'une installation frigorifique par le maniement de circuits frigorifiques à compression configurés de différentes manières. Les composants utilisés sont courants en génie frigorifique et possèdent donc un rapport pratique élevé. L'unité de base ET 910 comprend les parties principales d'un circuit frigorifique: un groupe frigorifique avec compresseur, condenseur et réservoir ainsi qu'une chambre de refroidissement avec évaporateur intégré, ventilateur pour ventilation forcée et un chauffage de dégivrage électrique. Un pressostat protège le compresseur des pressions trop importantes. Le débit d'agent réfrigérant peut être modifié par soupape d'arrêt. Des combinaisons de circuits frigorifiques simples peuvent être réalisées en combinaison avec les composants du ET 910.10, comme par exemple échangeur de chaleur, débitmètre ou manomètre. Pour des essais permettant d'approfondir le sujet des essais complémentaires des composants frigorifiques supplémentaires du ET 910.11 sont utilisés comme par exemple la vanne de réinjection, le régulateur de réinjection ou l'horloge de commutation de dégivrage. Tous les composants du système d'exercice disposent d'un robinet à tournant sphérique au niveau des raccords. Les composants sont liés ensemble à l'aide du jeu d'accessoires nécessaires ET 910.12 pour former une installation frigorifique complète. Le montage de l'essai complet ET 910.05, poste de travail/laboratoire avec bâti de réception des composants ainsi qu'alimentation électrique, est nécessaire. L'agent de réfrigération R134a sans CFC fait office de fluide de travail. Des exercices supplémentaires de remplissage et d'évacuation de l'installation frigorifique sont réalisés avec le kit de maintenance ET 910.13. La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

#### Contenu didactique / Essais

En combinaison avec les modèles ET 910.10, ET 910.11, ET 910.13

- montage des circuits frigorifiques à compression
- vider et remplir des installations frigorifiques
- fonction des composants frigorifiques
- cycle de production du froid
- recherche de pannes
- différents modes de fonctionnement du réservoir
  - avec ou sans réservoir
  - pump-down
  - remplissage du circuit frigorifique
- comparer différents éléments d'expansion

Un curriculum structuré et une représentation approfondie du spectre d'essai se trouvent dans notre brochure de



Date d'édition : 18.05.2026

produit ET 910.

Les grandes lignes

- Montage des circuits frigorifiques les plus divers en utilisant les jeux de composants modulaires
- Disposition claire des composants

Les caractéristiques techniques

Groupe frigorifique refroidi par air

- puissance absorbée: 367W à -10/32°C
- puissance frigorifique: 731W à -10/32°C
- débit volumétrique d'air max.: 850m<sup>3</sup>/h
- réservoir: 1,4L

Évaporateur avec ventilateur

- puissance: 190W à t=2°C, &#916;T=8K
- surface de refroidissement: 1,81m<sup>2</sup>
- débit volumétrique d'air max.: 140m<sup>3</sup>/h
- chauffage de dégivrage électrique: 50W/m

Dimensions et poids

Lxlxh: 600x300x700mm (chambre de refroidissement)

Lxlxh: 670x550x380mm (groupe frigorifique)

Poids: env. 45kg

Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison

- 1 groupe frigorifique
- 1 chambre de refroidissement
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

ET910.05 - Poste de travail/laboratoire en génie frigorifique


ET910.10 - Composants frigorifiques pour des essais de base

ET910.11 - Composants frigorifiques pour essais complé

### Catégories / Arborescence

Techniques > Thermique > Génie frigorifique et climatique > Génie frigorifique - systèmes d'exercices modulaires

Date d'édition : 18.05.2026

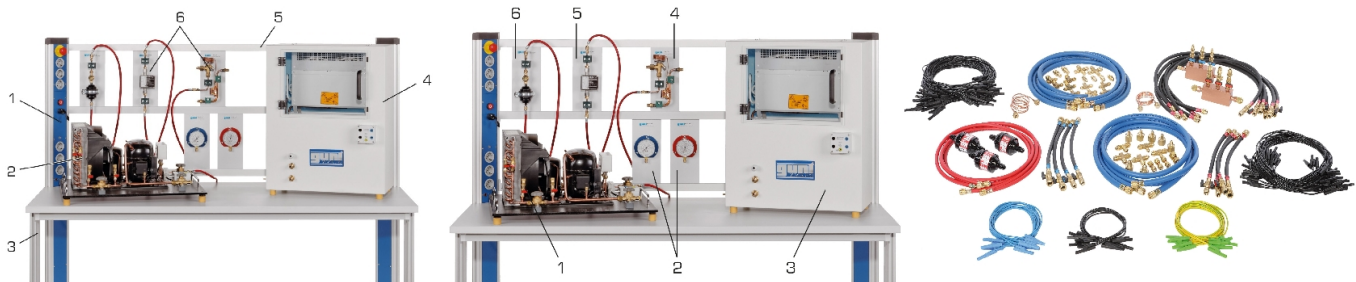

## Options

Date d'édition : 18.05.2026

**Ref : EWTGUET910.05**

**ET 910.05 Poste de travail laboratoire en génie frigorifique (Réf. 061.91005)**

Table équipée d'une console d'alimentation, cadre de montage, cadre mobile pour le groupe frigo



Ce poste de travail/laboratoire permet le montage d'un banc d'essai complet en combinaison avec l'unité de base ET 910 et les kits de complément ET 910.10 et ET 910.11 ainsi que le kit d'accessoires ET 910.12.

Le poste de travail/laboratoire se compose d'une table équipée d'une barrette d'alimentation, un bâti pour la réception des composants, un conteneur à roues et un cadre mobile pour le groupe frigorifique.

Les grandes lignes

- poste de travail/laboratoire avec barrette d'alimentation

Les caractéristiques techniques

Barrette d'alimentation

- disjoncteur différentiel: 25A

- disjoncteur-protecteur: 10...16A

- interrupteur à clé amovible, prises, connecteurs de laboratoire, protecteur automatique, interrupteur de ligne

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 1800x810x1510mm (table)

Lxlxh: 420x600x625mm (conteneur à roues)

Lxlxh: 600x900x780mm (cadre)

Poids: env. 80kg

Liste de livraison


1 table

1 conteneur à roues

1 cadre mobile pour le groupe frigorifique

Date d'édition : 18.05.2026

**Ref : EWTGUET910.10**  
**ET 910.10 Composants frigorifiques pour des essais de base (Réf. 061.91010)**

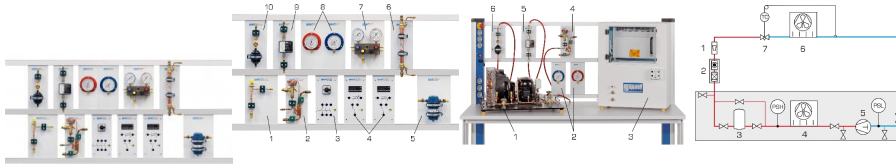

Le ET 910.10 permet la réalisation, avec les ET 910, ET 910.05 et le kit d'accessoires ET 910.12, d'essais de base variés en génie frigorifique.

Des composants usuels sont utilisés dans des essais pratiques.

Ces composants sont montés sur les plaques et prêts à être raccordés et sont disposés de manière claire dans le bâti du ET 910.05.

Le kit comprend des composants frigorifiques simples tels que éléments d'expansion et filtres, de même que des composants électriques comme par exemple commutateurs et thermostat.

Le surchauffeur contenu dans le kit est un échangeur de chaleur, qui se charge de l'évaporation complète de l'agent réfrigérant avant l'entrée dans le compresseur pendant que l'agent réfrigérant liquide est surrefroidi avant l'élément d'expansion.

Le comportement de régulation de l'élément d'expansion est observé au niveau du débitmètre.

Les manomètres permettent d'avoir un aperçu des rapports de pression du circuit frigorifique.

Le changement d'état de l'agent réfrigérant peut être suivie grâce aux mesures de pression et de température et être inscrite dans le diagramme log p,h.

La mesure de température se produit avec des thermomètres propres au laboratoire.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

#### Contenu didactique / Essais

- montage de différents circuits frigorifiques simples
- structure, fonction et ajustage des composants
- voyant avec filtre/sécheur
- débitmètre
- manomètre de pression et d'aspiration
- aide d'assemblage
- surchauffeur
- soupape de détente automatique
- soupape de détente thermostatique
- disjoncteur à 3 pôles
- thermostat électrique à commande deux points
- avec hystérésis de commutation
- réservoir sur la ligne d'aspiration
- lire et comprendre les dessins techniques et notices d'utilisation
- recherche de pannes

#### Les grandes lignes

- Montage de circuits frigorifiques simples
- Essais de base pratiques avec des composants réels issus de l'industrie

#### Les caractéristiques techniques

- Soupape de détente régulée par pression
- domaine de pression: 1...7bar



Date d'édition : 18.05.2026

**Soupape de détente thermostatique**

- température d'évaporation: -45°...20°C
- puissance nominale obus de soupape: 0,3kW

**Disjoncteur 3 pôles: 3kW**

- 2 thermostats électriques
- -5...25°C
- -25...5°C

**Echangeur de chaleur**

- puissance: env. 2,5kW à -10°C
- température d'évaporation

**Plages de mesure**

- pression, côté haute pression: -1...24bar
- pression, côté basse pression: -1...9bar
- débit: 3...41kg/h

**Dimensions et poids**

- Hauteur de plaque: 297mm
- Poids: env. 20kg

**Liste de livraison**

- 12 composants sur plaques:
- 1 soupape de détente régulée par pression
- 1 soupape de détente thermostatique
- 1 disjoncteur
- 2 thermostats électriques
- 1 échangeur de chaleur
- 1 aide d'assemblage
- 2 manomètres
- 1 débitmètre
- 1 voyant avec filtre/sécheur
- 1 réservoir sur la ligne d'aspiration

**Accessoires disponibles et options**

- ET910 - Système d'exercices en génie frigorifique, unité de base
- ET910.11 - Composants frigorifiques pour essais complémentaires

Date d'édition : 18.05.2026

**Ref : EWTGUET910.12**

**ET 910.12 Jeu d'accessoires pour ET 910 (Réf. 061.91012)**

Raccordement hydraulique et électrique des modules



**Ref : EWTGUET910.13**

**ET 910.13 Appareil de remplissage et d'évacuation d'agent réfrigérant (Réf. 061.91013)**

Permet de remplir / vider / tester le circuit frigorifique



Le kit de maintenance ET 910.13 permet de remplir et évacuer des installations frigorifiques et de réaliser des opérations de maintenance et de dépannage.

Ce kit de maintenance contient une station de remplissage, un jeu d'accessoires, un multimètre numérique et un détecteur de fuites.

Les composants utilisés sont couramment utilisés dans le domaine du génie frigorifique et sont donc de très bonne qualité.

L'installation frigorifique est évacuée avec une pompe à vide.

L'air et l'humidité sont retirés de l'installation frigorifique grâce à l'évacuation par la pompe à vide, de sorte à ce que le remplissage d'agent réfrigérant ultérieur puisse être effectué.

La quantité correcte d'agent réfrigérant est surveillée par la balance de remplissage.

L'appareil est préparé pour fonctionner avec l'agent réfrigérant R513A.

Contenu didactique / Essais

- réalisation d'opérations de maintenance
- remplissage de l'installation frigorifique
- évacuation de l'installation frigorifique
- détection de fuites sur les installations frigorifiques
- réglage des régulateurs de puissance primaire et secondaire

Les grandes lignes

- remplissage et évacuation des installations frigorifiques
- détecteur de fuites, multimètre numérique et un jeu d'accessoires sont compris dans la liste de livraison
- adapté à l'agent réfrigérant R513A

Les caractéristiques techniques

Cylindre de remplissage: 1000g

Plages de mesure

- pression: -1?10bar, -1?30bar
- vide: 0?1000mbar
- cylindre: -1?25bar

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)

Date d'édition : 18.05.2026

- température: -60?40°C, -60?85°C

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 510x175x485mm (station de remplissage)

Poids: env. 15kg (station de remplissage)

Liste de livraison

- 1 station de remplissage avec tuyaux
- 1 kit de clés polygonale et à fourche
- 1 tournevis plat
- 1 clé Allen
- 1 multimètre
- 1 détecteur de fuite

requis


ET 910 Système d'exercices en génie frigorifique, unité de base

ET 910.11 Composants frigorifiques pour essais complémentaires

**Ref : EWGTUET910.11**

**ET 910.11 Composants frigorifiques pour essais complémentaires (Réf. 061.91011)**

Accessoires pour le montage de circuits frigorifiques complexes

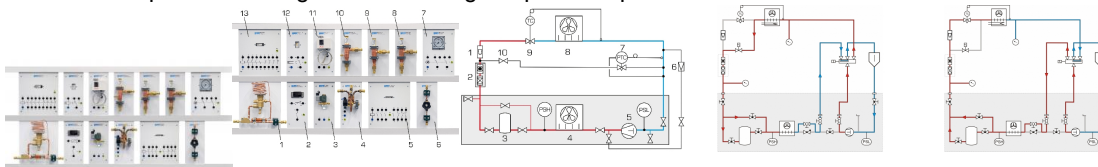

Le ET 910.11 permet la réalisation, avec les ET 910, ET 910.10, ET 910.05 et le kit d'accessoires ET 910.12, d'essais complémentaires en génie frigorifique.

Des composants usuels sont utilisés dans des essais pratiques.

Ces composants sont montés sur les plaques et prêts à être raccordés et sont disposés de manière claire dans le bâti du ET 910.05.

Le kit comprend des composants frigorifiques complexes tels qu'un régulateur de puissance, un régulateur de démarrage, une horloge de commutation de dégivrage, une vanne d'inversion à 4/2 voies et un régulateur de réfrigération.

La vanne d'inversion à 4/2 voies sert par exemple à inverser le circuit.

On peut ainsi dégivrer un évaporateur givré, en le faisant fonctionner provisoirement comme un condenseur.

Les manomètres permettent d'avoir un aperçu des rapports de pression du circuit frigorifique.

Le changement d'état de l'agent réfrigérant peut être suivie grâce aux mesures de pression et de température et être inscrite dans le diagramme log p,h.

La mesure de température se produit avec des thermomètres propres au laboratoire.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais

- montage de différents circuits frigorifiques
- structure, fonction et ajustage des composants
- régulateur de pression d'évaporation, de
- démarrage, de puissance et de réfrigération
- thermostat électrique

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 18.05.2026

- soupape comme élément d'expansion
- vanne de réinjection
- électrovanne avec bobine
- vanne d'inversion à 4/2 voies
- contacteur de puissance et auxiliaire
- relais temporisé
- horloge de commutation de dégivrage
- dégivrage par gaz chauds
- lire et comprendre les dessins techniques et notices d'utilisation
- recherche de pannes

#### Les grandes lignes

- Montage de circuits frigorifiques complexes
- Composants exigeants pour des essais complémentaires

#### Les caractéristiques techniques

Puissance nom. du régulateur à  $t_{-0} \sim -10^{\circ}\text{C}$ ,  $t_{-c} \sim 25^{\circ}\text{C}$

- pression d'évaporation: 2,8kW à  $p=0,2\text{bar}$
- démarrage: 5,3kW à  $p=0,2\text{bar}$
- puissance: 4,8kW pour un  $\text{offset}=0,7\text{bar}$

Réservoir sur la ligne d'aspiration: 0,3L, max. 28bar

Régulateur de température:  $-5...35^{\circ}\text{C}$

Régulateur de réfrigération.:  $-40...110^{\circ}\text{C}$

Vanne de réinjection:  $-45...35^{\circ}\text{C}$

Relais temporisé: temps de réponse: 0,05s...100h

#### Plages de mesure

- pression, évaporation: 0...5,5bar
- pression d'aspiration: 0,2...6bar
- pression, régulateur de puissance: 0,2...6bar

#### Dimensions et poids

Hauteur de plaque: 297mm

Poids: env. 25kg

#### Liste de livraison

14 composants sur plaques:

- 1 soupape à main
- 1 régulateur de température
- 1 régulateur de pression d'évaporation
- 1 régulateur de démarrage
- 1 régulateur de puissance
- 1 vanne d'inversion à 4/2 voies
- 1 vanne de réinjection
- 1 régulateur de réfrigération
- 2 électrovannes
- 1 relais temporisé
- 1 contacteur de puissance
- 1 contacteur auxiliaire
- 1 horloge de commutation de dégivrage


Date d'édition : 18.05.2026

## Produits alternatifs

**Ref : EWTGUET170**

**ET 170 Pannes électriques sur des installations de climatisation simples (Réf. 061.17000)**

Avec 15 pannes

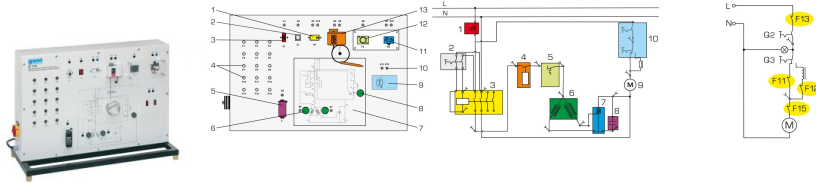

Des connaissances larges sont nécessaires pour identifier les pannes dans les installations frigorifiques.

Outre la structure et la fonction des différents composants électriques, la lecture des schémas de connexion fait partie de ces connaissances.

Ces connaissances peuvent être acquises avec le ET 170.

Le ET 170 montre le montage électrique d'une installation de climatisation simple, composée principalement d'un compresseur d'agent réfrigérant et d'un ventilateur sur le refroidisseur d'air.

Les circuits de commande sont vraiment présents.

Les moteurs du compresseur et du ventilateur sont simulés.

La commande du compresseur se fait par l'intermédiaire d'un thermostat.

Un bloc d'alimentation permet de régler la vitesse de rotation du moteur du ventilateur sur deux niveaux.

Le démarrage du moteur du compresseur s'effectue par le biais d'un relais de démarrage et d'un condensateur de démarrage.

Des dispositifs de protection typiques tels que des disjoncteurs viennent compléter le montage électrique.

L'état de fonctionnement des composants simulés (compresseur et ventilateur) est affiché par des lampes sur le schéma de connexion qui figure sur le panneau avant.

Il est possible de simuler 15 pannes différents, comme par ex. une rupture de bobine dans le moteur ou un contact de commutation défectueux.

Pour l'identification de panne, on surveille les tensions ou les résistances des connecteurs de laboratoire à l'aide d'un multimètre.

L'affichage du schéma de connexion sur le panneau avant facilite l'affectation des points de mesure.

### Contenu didactique / Essais

- montage électrique et fonctionnement d'installations de climatisation simples
- lire et comprendre des schémas de connexion électrique
- structure et fonction des composants électriques d'une installation de climatisation
  - condensateur de démarrage
  - relais de démarrage
  - protection thermique
  - contacteur de puissance
  - coupe-circuit automatique
  - contacteur/disjoncteur
  - commutateur de vitesse de rotation
  - thermostat

- recherche de pannes sur les composants électriques
  - hors tension
  - sous tension du réseau

### Les grandes lignes

- simulation d'une installation de climatisation simple avec compresseur, ventilateur et thermostat
- étude des composants électriques importants issus du génie frigorifique
- simulation de 15 pannes

### Les caractéristiques techniques

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.  
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC  
Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)  
[systemes-didactiques.fr](http://systemes-didactiques.fr)



Date d'édition : 18.05.2026

**Compresseur simulé**

- courant de démarrage: > 3A

**Composants électriques pour compresseur**

- condensateur de démarrage
- relais de démarrage
- protection thermique (bimétal)

**Composants électriques pour ventilateur**

- contacteur/disjoncteur
- commutateur de vitesse de rotation

Thermostat: -5...35°C

**Dispositifs de sécurité généraux**

- contacteur de puissance
- coupe-circuit automatique

230V, 50Hz, 1 phase

**Dimensions et poids**

Lxlxh: 900x400x650mm

Poids: env. 30kg

**Liste de livraison**

- 1 appareil d'essai
- 1 multimètre
- 1 documentation didactique

**Produits alternatifs**

- ET144 - Installation électrique dans des installations frigorifiques
- ET171 - Raccordement électrique de compresseurs d'agent réfrigérant
- ET172 - Pannes électriques sur des compresseurs d'agent réfrigérant
- ET174 - Pannes électr. sur des installations de climatisation complètes
- ET930 - Régulation de l'évaporateur avec soupape de détente électronique